

OlympusXRF 安全操作规程及维护注意事项

- 在使用仪器时要避免仪器前端测试窗口的窗口薄膜被尖锐物品及待测物体刺破。窗口薄膜如若被刺破，应第一时间更换窗口薄膜，以免灰尘进入枪体，影响仪器正常工作。
- 仪器电池前三次使用要完全充放，每次充电不低于 10 小时。仪器每天使用完后，要把电池取出来单独放置或充电，以免影响电池使用寿命。
- 测试时，要保证仪器窗口前端要有待测物体，与待测物体要实际接触，然后再扣动扳机进行测试，测试期间如想停止测试需再次扣动扳机。
- 仪器在工作时不要对准人，不要用手拿持较小的待测物体进行测试。
- 仪器运输胶箱内的充电器及其他配件要妥善保存，以免丢失，充电器在使用完毕后放入箱内，保持存放环境干净卫生。
- 仪器在使用时要事先选好测量模式、设定好测试时间，然后再进行测试，已达到最佳测试效果。
- 仪器使用过程中，应避免频繁开关机，以免导致仪器内部文件丢失以及影响电子元器件使用寿命。
- 仪器在测试粉状或有腐蚀性待测物体时，应避免样品污染、腐蚀测试窗。可以用聚乙烯样品袋装载待测物体，进行测试。
- 仪器在每天使用前要做一次标准化，以此来检测仪器工作是否正常。
- 本仪器属精密仪器，需轻拿轻放、注意保养，避免仪器外部损坏。
- 仪器如若出现故障，要及时和仪器售后服务人员联系，非专业人士不要私自设置仪器参数及拆机。
- 仪器应避免过长时间不使用，尽量时常拿出仪器开机测试，做标准化检查仪器状态是否正常。

奥林巴斯中国服务中心